

嵌入式切酶



37%15'

80%20'

CpG


-20°C

FastDigest
ok

sFD Xho I

no Buffer

■ 0694X	sFD Xho I	500 μl	400
■ 0694A	sFD Xho I	1000 μl	800
■ 0694B	sFD Xho I	3000 μl	1600

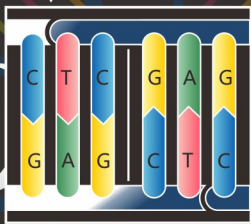

Attention:

- A 100% activity in FastDigest or FastDigest Green Buffer.
- B No buffer packed with this enzyme.
- C Blocked by CpG.

mail: info@SibEnzyme.com.cn
<http://www.SibEnzyme.com.cn>

Protocol

FastDigest or FastDigest Green Buffer, 37 °C

体系配制：

water	20-x μl
10 × FastDigest Buffer or Green Buffer	2 μl
DNA	1 μg
sFD 嵌入酶	1 μl
合计	20 μl

37°C，酶切 15-30分钟，酶切 2-3 小时无星号活性。
 过夜酶切请预实验之。
 或者使用 FD0694/FD0695 datasheet。

注意：

1. 双酶切或者多酶切时，所有酶体系总和不得超过总反应体系的1/10
2. 快速酶切推荐使用20 μl体系，过夜酶切推荐使用50 μl体系
3. 双酶切，温度不同时，先低温酶切，再高温酶切
4. 本快切反应适合于经过纯化的PCR产物
5. 若PCR产物直接酶切时，酶切体系一般设置为30 μl，10×酶切缓冲液可适当减少至2 μl，最好先预实验。

**** FastDigest 为 ThermoFisher 公司 注册商标 ****

For Research Use Only
 2024-12-15-V2.1